



Laboratorion säätöjärjestelmät FL 200-205 Huolto-ohjeet

Yleistä

Järjestelmän komponentit eivät vaadi yleensä huoltoa.

- Vetokaapin säätöjärjestelmästä on oma erillinen huolto-ohje.
- Tuloilmavirtoja säätevien moottoripeltien häiriöt ilmenevät poikkeavina käyntiääninä tai huoneen väärinä painesuhteina. Tarkista ensin puhaltimien ja palopeltien toiminta. Jos häiriö ei poistu, ota yhteyttä meihin.
- Jos järjestelmään kuuluu erillinen painesäädön anturi, joka on automaattisesti nollautuva eikä vaadi huoltoa. Jos painesäätöjärjestelmä ei silti toimi, tarkista myös ovien sulkeutuminen, ovikytkimien toiminta ja huoneen tiiveys silmämääräisesti.

Järjestelmän toiminnan tarkastukset

Järjestelmän toiminta on hyvä tarkistaa määräajoin. Tarkastus voidaan suorittaa tarpeen mukaan laboratorion mukaan riippuen. Yleensä vuosittain suoritettavat tarkastukset ovat riittävät. Aina laboratoriossa suoritettavien ilmanvaihtomuutosten jälkeen tulisi järjestämällä kuitenkin testata ja tarvittaessa säätää.

Tarkastusmittaus suoritetaan yleensä vetokaappien tarkistuksen yhteydessä. Tarkastusten yhteydessä suoritetaan myös tarvittavat tarkistussäädöt.

Kierrätys

Käytöstä poistettujen komponenttien kierrätyksestä määräysten mukaisesti huolehtii Elker Oy. Lisätietoja yritystuotteiden kierrätyspisteistä www.elker.fi.